



錠劑硬度計

A型 15kg 及び B型 30kg



使用法

- § 1. AのOをBのOに合わせ、Cを錠劑の（丸型、平型でも可）外径に落ちない位に合わせ、Dを縮めて準備は完了します。
- § 2. Aを除々に回して押して行くと錠劑が壊れます。その時のA、B、の示度が錠劑の硬度です。
- § 3. 目盛は 15kg用硬度計は A 1目盛50 g（1数字 100 g）B 1目盛 1 kg
30kg用硬度計は A 1目盛100 g（1数字 200 g）B 1目盛 2 kg を表わします。

特 徴

従来薬品錠劑等を錠劑機で成型する時は、堅さは感じのみで錠劑を成型して居りましたが、それでは完全な錠劑は出来ません。同一薬品錠劑で堅さが不同では、打錠作業も不完全、その上打錠機の調節も不完全、当然溶解度も不同で良い錠劑とは申されません。

本硬度計はその欠陥を補う事が出来ます。

即ちこの硬度計で堅さを一定に打錠すれば品質及び打錠作業を統一し、品質管理、作業管理を全うし、均一良質の錠劑が出来ます。

注 標準型は錠劑の直径16mm迄測れます。それ以上の錠劑についてはご注文に応じます。